

Processo de rastreabilidade na Anatomia Patológica

Os processos de rastreabilidade de amostra são um garante de controlo e segurança para com os nossos clientes. Permitem ter toda a informação sobre o percurso de cada amostra desde a colheita até à emissão e entrega de resultado.

Conseguimos melhorar o processo de rastreabilidade, sendo agora possível a preparação da mala de acordo com a especialidade e na Anatomia Patológica de acordo com a tipologia de amostra.


Neste documento referimos algumas alterações que devem ser cumpridas na preparação da mala, devendo a informação completa ser consultada na instrução.

Muito importante:

Apesar da melhoria no processo, nesta fase de implementação contínua a ser obrigatório o envio da listagem em papel descrevendo as amostras colocadas em cada saco de Anatomia Patológica.


Os sacos de Anatomia Patológica devem ser deixados de forma que o motorista tenha visibilidade sobre todas as malas/sacos a colocar em transporte.

No ecrã de Preparação de malas (Ferramentas → Preparação Mala) passa a ser mostrada a informação sobre qual a especialidade associada à mala criada.

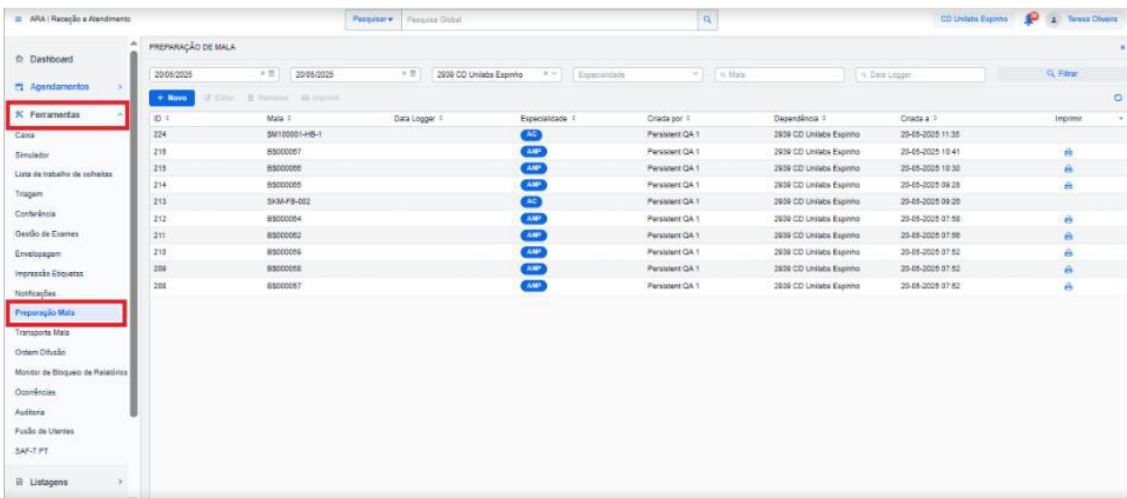

ID	Mala	Data Logger	Especialidade	Criado por	Dependência	Criado a	Imprimir
224	9M10001-HB-1		CD	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 11:35	
218	9S000097		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 10:41	
215	9S000096		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 10:30	
214	9S000095		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 09:28	
213	9M34-FB-002		CD	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 09:28	
212	9S000094		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 07:58	
211	9S000092		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 07:58	
210	9S000091		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 07:52	
209	9S000089		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 07:52	
208	9S000087		ANP	Persistent QA 1	2026 CD Unilabs Espinho	20-05-2025 07:52	

Ao criar uma nova mala, o utilizador é obrigado a indicar qual a especialidade da mala que está a criar, para que o campo de leitura das amostras fique ativo e possa indicar as amostras que irão fazer parte da mala.

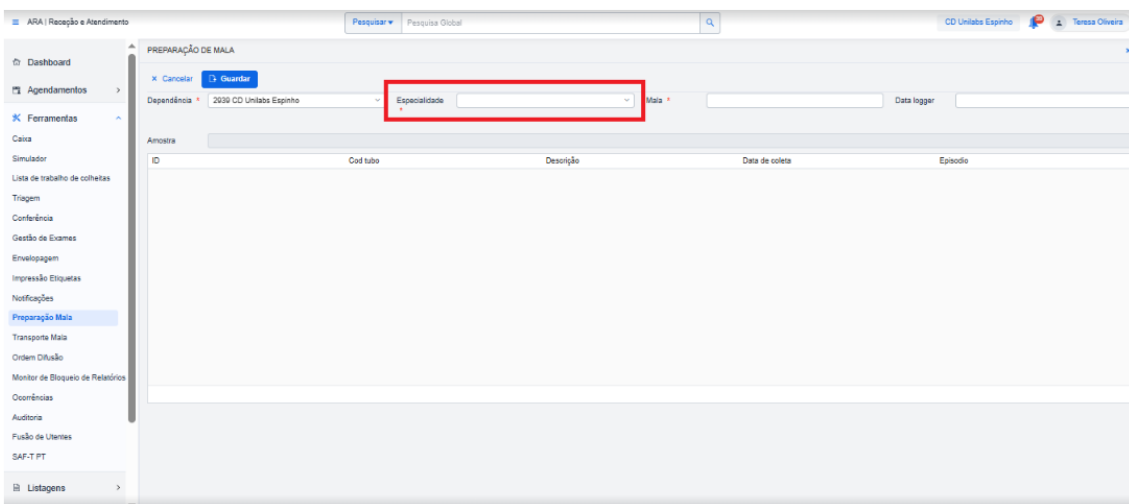


The screenshot shows the 'PREPARAÇÃO DE MALA' form. The 'Dependência' dropdown is set to '2036 CD Unilabs Espinho'. The 'Especialidade' dropdown is highlighted with a red box. The 'Mala' and 'Data logger' fields are disabled. The 'Amostra' field is also highlighted with a red box. The table below has columns: ID, Cod tubo, Descrição, Data de coleta, and Episódio.

ID	Cod tubo	Descrição	Data de coleta	Episódio
----	----------	-----------	----------------	----------

Caso o utilizador indique que vai criar uma mala da especialidade Anatomia Patológica, que usa códigos de malas descartáveis (de uso único), os campos “Mala” e “Data Logger” ficam desativados. O código da mala será gerado automaticamente quando a mala for guardada.


O campo para leitura das amostras fica ativo quando é preenchida a especialidade associada à mala.

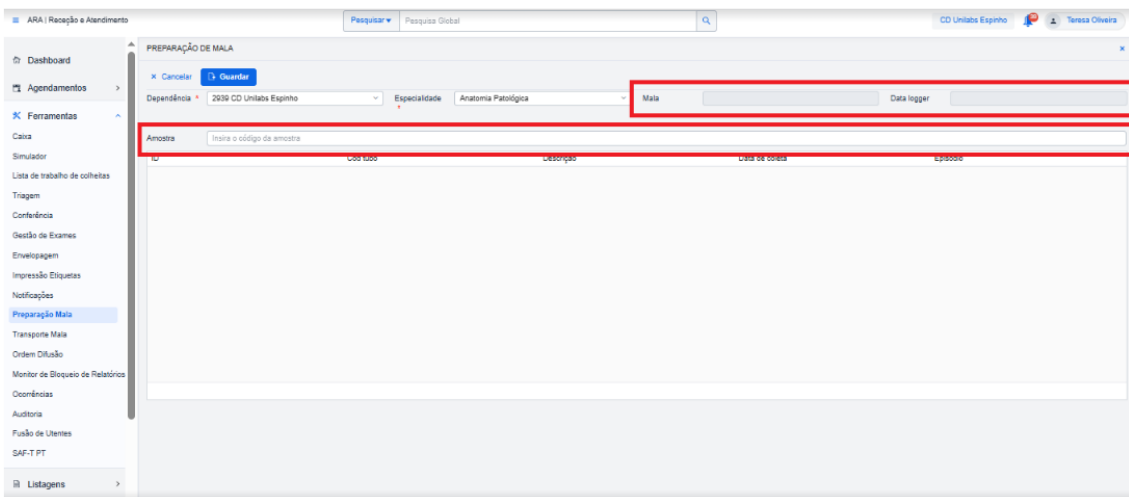

The screenshot shows the 'PREPARAÇÃO DE MALA' form. The 'Dependência' dropdown is set to '2036 CD Unilabs Espinho'. The 'Especialidade' dropdown is set to 'Anatomia Patológica'. The 'Mala' and 'Data logger' fields are disabled. The 'Amostra' field is active and highlighted with a red box. The table below has columns: ID, Cod tubo, Descrição, Data de coleta, and Episódio.

ID	Cod tubo	Descrição	Data de coleta	Episódio
----	----------	-----------	----------------	----------

Ao inserir a primeira amostra de Anatomia Patológica é definido o tipo de exame associado à mala. Isto é, se for inserida uma amostra do tipo Histologia, todas as amostras inseridas posteriormente terão de ser do tipo Histologia. Ao tentar inserir uma amostra do tipo Citologia, o sistema não permitirá que seja associada à mala em preparação.

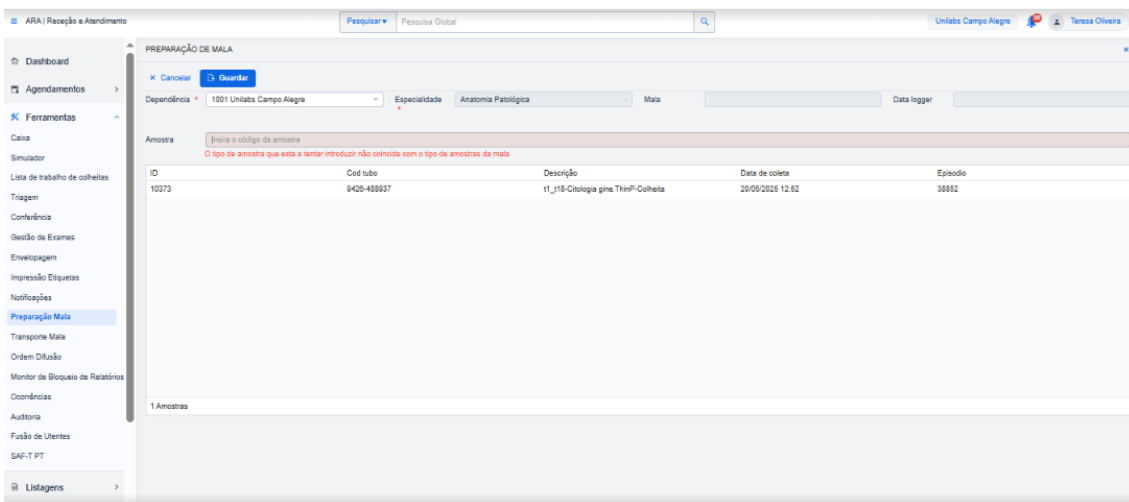

Ao guardar a mala é gerado o código da mesma, no formato \$BXXXXXX. O código será um número sequencial de 6 dígitos. Quando a mala é gerada, uma etiqueta é automaticamente impressa com a identificação do posto e do código de barras com o número da mala correspondente.

1001



B\$000080

Na lista de malas está também visível uma nova coluna “Imprimir”. Esta coluna apresenta um ícone de uma impressora, para malas da especialidade Anatomia Patológica.

Ao clicar neste ícone, o utilizador pode reimprimir a etiqueta.

Para esclarecimento de qualquer questão contactar os serviços de suporte do Laboratório.